

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие
«УЧЕБНАЯ ТЕХНИКА–ПРОФИ»



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Челябинск
2023

1. Минимальные требования и рекомендуемые параметры персональных компьютеров

В табл. 1. представлены минимальные требования к персональным компьютерам, предъявляемые программным обеспечением DeltaProfi.

Таблица 1

№ п.п.	Параметр	Значение
1.	Операционная система (ОС)	Microsoft Windows 7 SP1 и выше
2.	Разрядность ОС	32 bit
3.	Оперативная память, не менее	512MB
4.	Процессор	Intel Pentium II и новее
5.	Частота процессора, не менее	266 MHz
6.	Место на диске, не менее	200 MB
7.	Интерфейсы, наличие	USB 2.0

В табл. 2. представлены рекомендуемые характеристики персональных компьютеров.

Таблица 2

№ п.п.	Параметр	Значение
1.	Операционная система (ОС)	Microsoft Windows 10
2.	Разрядность ОС	64 bit
3.	Оперативная память, не менее	4 GB
4.	Процессор	Intel core i3
5.	Частота процессора, не менее	2,8 GHz
6.	Место на диске, не менее	512 Mb
7.	Интерфейсы, наличие	USB 2.0

2. Рекомендации по установке программного обеспечение

Программное обеспечение поставляется на электронном носителе (CD-диск или flash-диск) и содержит программу автоматической инсталляции. Для установки программы необходимо запустить файл setup.exe, находящийся в корневой папке электронного носителя. По завершению установки, для запуска программы воспользуйтесь главным меню ОС Windows “Пуск — Программы — Лабораторный комплекс – DeltaProfi”. Для работы ПО с внешним оборудованием (плата ввода-вывода DeltaProfi mod.5.4.3) необходимо установить драйвер платы ввода-вывода. Инструкция по установке драйвера находится на электронном носителе с поставляемой программой.